

## Паспорт

### Банка для реактивов широкогорлая с делениями

#### 1. Назначение

Предназначена для хранения и транспортировки жидких и твердых образцов.

#### 2. Основные технические характеристики

Код производителя	Объем, мл	Цена деления, мл	Мах градуировки	Диаметр, мм			Высота с крышкой, мм
				Горла внутренний	Крышки внешний	Банки	
3608	50	5	50	24±1,0	41±1,0	40±1,0	80±3,0
3610	100	10	90	24±1,0	41±1,0	48±1,0	96±3,0
3612	250	25	225	32±1,0	49±1,0	64±2,0	129±4,0
3614	500	50	450	38±1,0	62±1,0	77±2,0	160±4,0
3616	1000	100 – 50	950	50±1,0	80±1,0	94±2,0	206±5,0
3618	2000	200 – 100	1800	50±1,0	80±1,0	120±3,0	250±5,0

1. Изготовлена из полипропилена. Автоклавируется.
2. На банку нанесена градуировка черной краской для определения ориентировочного объема.
3. Имеет выделенную область для записи информации.

#### 3. Упаковывание, транспортирование и хранение

Упаковка обеспечивает сохранность изделий при транспортировании. Условия транспортирования изделий - по ГОСТ 15150-69 в крытом транспорте любого вида. Условия хранения - по ГОСТ 15150-69.

#### 4. Требования безопасности

При эксплуатации необходимо соблюдать правила безопасности при работе с изделиями из пластика.

#### 5. Сведения об утилизации

Изделие не представляет опасности для окружающей среды, жизни и здоровья людей после окончания срока службы. Порядок утилизации изделия определяется Потребителем.

#### 6. Гарантии изготовителя

Изготовитель: LAMAPLAST s.r.l. Via G. Mazzini, 33 - 20099 Sesto San Giovanni (Mi) - Italy (Италия).

Срок хранения – 5 лет.



Lamaplast S.r.l.  
Via G. Mazzini 33  
20099 Sesto San Giovanni (MI) - Italy  
Tel +39 02 2551340  
fax +39 02 2579726  
info@lamaplast.com www.lamaplast.com

## ИНСТРУКЦИЯ ПО АВТОКЛАВИРОВАНИЮ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ БАНОК (БУТЫЛОК)

1. Полипропиленовые банки можно автоклавировать повторно.
2. Тщательно очистите банки и тщательно промойте дистиллированной водой перед автоклавированием. При необходимости используйте подходящее моющее средство для удаления загрязнений.
3. Банки должны быть автоклавированы без крышки. НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ КРЫШКИ, даже если они откручены или слегка закручены.
4. Крышки могут быть автоклавированы внутри стерилизационного пакета или сбоку от банки. Стерилизационная лента может быть использована для крепления крышки к горлышку банки.
5. Не кладите слишком много банок в стерилизационную корзину. Банки должны иметь достаточно места внутри автоклава для расширения.
6. Используйте медленный цикл охлаждения. НЕ завинчивайте крышку, пока банки не достигли комнатной температуры.
7. НИКОГДА не автоклавируйте изделия из ПЭВП, ПЭНП. Проверьте код полимера на продукте.

### ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Приведенные выше замечания помогают клиентам правильно настроить цикл стерилизации. Они относятся только к правильному и безопасному использованию банок и не должны рассматриваться как протокол проверки стерильности. Цикл стерилизации и гарантия стерильности - это исключительная ответственность клиента на каждом отдельном учреждении.

Lamaplast SRL